



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

АНАЛИЗАТОР СИТОВОЙ А50

Руководство по эксплуатации

ВТ-250.00.000 РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: vt.pro-solution.ru | эл. почта: vts@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Санкт-Петербург
2018

	Лист
Введение	3
1 Описание и работа изделия	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Состав изделия	5
1.4. Устройство и работа	5
1.4.1 Устройство изделия	5
1.4.2 Работа изделия	6
2. Использование по назначению	6
2.1 Меры безопасности	6
2.2 Подготовка изделия к использованию	7
2.3 Использование изделия	7
2.4 Замена просеивающего элемента	8
2.5 Возможные неисправности и порядок ремонта	8
2.6 Перевод изделия в транспортное положение	9
3. Техническое обслуживание	9
4 Утилизация	9

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства и правил эксплуатации Анализатора ситового А50 (далее - «Анализатор») и содержит: описание изделия, принцип действия, технические характеристики, сведения, необходимые для правильной эксплуатации изделия и поддержания его в работоспособном состоянии.

К работе на А50 допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. К обслуживанию и ремонту Анализатора допускаются лица, имеющие квалификационную группу не ниже III.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

Анализатор предназначен для сухого рассева сыпучих материалов по классам крупности в периодическом режиме.

1.2 Технические характеристики

Анализатор относится к вибрационному оборудованию с электромеханическим приводом. Климатическое исполнение анализатора – УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69.

Анализатор не должен применяться для работы с радиоактивными и взрывоопасными материалами.

Технические характеристики анализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Параметры, единицы измерения	Значения параметров
1	2	3
2	Количество сит, шт., не более	8
2.1	Размер ячеек сетки, мм	0,315-4
2.2	Размер отверстий перфорированного полотна, мм	0,8-200
3	Тип вибропривода	ВП 50
4	Частота колебаний кол./мин	1500
5	Амплитуда колебаний (в зависимости от массы пробы и количества сит), мм	2,0-4,0
6	Напряжение питания, 50 Гц, В	220/380
7	Длина, мм, не более	560
8	Ширина, мм, не более	550
9	Высота, мм, не более	1100
10	Масса, кг, не более	101

Примечания:

1. Рассев влажных, жирных, липких, склонных к агломерации и др. материалов, а также материалов с низкой плотностью (менее 1 г/см³), игольчатой или пластинчатой формы затруднен, отдельных материалов - невозможен.
2. Целесообразность применения сетки с размером ячеек менее 0,315 мм должна проверяться экспериментально.
3. Возможность рассева материала, а также его производительность и эффективность определяются при проведении технологических испытаний.

1.3 Состав изделия

Комплект поставки изделия представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Составные части	Количество, шт.
1	2	3
1	Вибропривод ВП50	1
2	Пульт управления	1
3	Поддон	1
4	Крышка	1
5	Сито, не более	8
6	Устройство крепления	1
7	Комплект деталей для транспортного положения	1
8	Тара	
Документация		
1	Руководство по эксплуатации А50	1
2	Формуляр на А50	1
3	Руководство по эксплуатации вибропривода ВП-50	1
4	Формуляр на ВП-50	2
5	Паспорт на электродвигатель	2
6	Руководство по эксплуатации ПУ	1
7	Формуляр на ПУ	1

Примечания:

1. Любые элементы или комплектующие изделия могут быть поставлены по дополнительному заказу.

1.4. Устройство и работа

1.4.1 Устройство изделия

Основными составными частями анализатора (Рис. 1) являются: вибропривод 1 и просеивающая часть, установленная на платформе вибропривода.

Вибропривод состоит из цилиндрической обечайки, на которой установлена платформа. Отверстия "а" в обечайке предназначены для перемещения вибропривода. Устройство вибропривода описано в соответствующем разделе РЭ вибропривода.

Просеивающая часть состоит из поддона 2, сит 3 и крышки 4. Просеивающая часть крепится к виброприводу при помощи устройства крепления 5.

Сито (Рис. 2) состоит из обечайки 7 и кольца 8, между которыми зажата

просеивающая поверхность 9, изготовленная из сетки или перфорированного полотна. Обечайка и кольцо крепятся между собой болтами 10.

Устройство крепления (Рис. 3) состоит из опоры 11, 2-х стяжек 12 с гайками 13, прижима 14, 2-х маховичков 15.

В анализаторе применяются шариковые радиальные однорядные подшипники № 60206 ГОСТ 7242-81 (2 шт.) и №206 ГОСТ 8338-75 (2 шт.).

При приобретении пульта управления подключение анализатора производится в соответствии с указаниями Руководства по эксплуатации пульта управления. Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током обеспечивается защитным заземлением.

1.4.2 Работа изделия

При подаче напряжения питания на электродвигатели, они через лепестковые муфты вращают дебалансные вибраторы, смонтированные на платформе вибропривода. Результатом воздействия суммарной силы, возникающей при вращении вибраторов, являются винтовые возвратно-поступательные колебания платформы. Данные колебания передаются установленной на платформе просеивающей части анализатора.

Амплитуда колебаний зависит от массы находящейся на платформе просеивающей части анализатора, включая массу пробы материала.

При разгоне и остановке вибраторов (в связи с переходом вибропривода через резонансный режим работы) амплитуда колебаний платформы многократно возрастает, что может привести к её соударению с обечайкой. Данные соударения платформы с обечайкой не являются признаками неисправности.

Подлежащий рассеву материал засыпают на верхнее сито, устанавливается крышка, и просеивающая часть закрепляется при помощи устройства крепления.

После включения вибропривода его плита вместе с комплектом сит совершает возвратно-поступательные винтовые колебания, при этом материал перемещается по просеивающей поверхности сит от центра к периферии по спирали. Частицы материала размером менее величины отверстий в просеивающей поверхности сита просыпаются через нее и выпадают на расположенное ниже сито, где цикл повторяется.

В результате рассеиваемый материал распределяется между ситами и поддоном в количествах, зависящих от его фракционного состава.

Время рассева зависит от свойств и массы материала и размеров ячеек (диаметров отверстий) просеивающих поверхностей.

2 Использование по назначению

2.1 Меры безопасности

Перед началом работы следует внимательно изучить содержание настоящего Руководства по эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать анализатор, удерживая за плиту вибропривода или другие, не предназначенные для этого элементы конструкции. Для перемещения анализатора использовать только отверстия "а" в корпусе вибропривода (Рис. 1).

При работе с анализатором необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в Руководстве по эксплуатации вибропривода.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Анализатор должен эксплуатироваться в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении.

2.2.2 Перед началом монтажа провести внешний осмотр анализатора:

- на составных частях анализатора не должно быть следов ударов, сколов, ржавчины, грязи, заусенцев, трещин;
- клемма защитного заземления и вилка сетевого шнура должны быть исправными и чистыми.

Порядок подготовки анализатора к работе:

- а) установите вибропривод на место постоянной эксплуатации, обеспечив предварительно горизонтальность площадки;
- б) выверните три транспортных болта, фиксирующих платформу вибропривода;
- в) установите вместо транспортных болтов три заглушки;
- г) соедините зажим заземления вибропривода с шиной заземления голым медным проводом сечением не менее $1,5 \text{ мм}^2$ в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПЭУ);
- д) подайте на вибропривод электропитание;
- е) произведите пробный пуск вибропривода. Проверьте отсутствие металлических стуков при запуске, в установившемся режиме и при остановке.

2.3 Использование изделия

Перед началом работы:

- а) проведите внешний осмотр анализатора см. п.2.2.2;
- б) установите на опору вибропривода поддон, на него комплект сит.

Порядок работы:

- а) засыпьте рассеиваемый материал на верхнее сито, закройте крышку;
- б) установите устройство крепления;
- в) включите вибропривод. Необходимая продолжительность работы вибропривода определяется опытным путем;
- г) по окончании отсева отключите вибропривод, снимите сита и поддон с опоры вибропривода.

По окончании работы:

Очистите элементы анализатора от остатков материала.

2.4 Замена просеивающего элемента

Для замены просеивающего элемента необходимо:

- Удалить герметик между просеивающим элементом 9 и обечайкой 1;
- Открутить 12 гаек 6;
- Разобрать сито;
- Установить между обечайкой 1 и обечайкой нижней 3 новый просеивающий элемент 9 и зафиксировать его винтами 4, шайбами 5 и гайками 6;
- Заполнить зазор между просеивающим элементом 9 и обечайкой 1 герметиком УТ-34 ГОСТ24285-80.

2.5 Возможные неисправности и порядок ремонта

Перечень возможных неисправностей и порядок ремонта анализатора приведены в таблице 3.

Перечень возможных неисправностей и порядок ремонта вибропривода приведены в Руководстве по эксплуатации вибропривода.

Сита, поддон и крышка ремонту не подлежат и заменяются по мере износа.

Таблица 3

№ п/п	Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Порядок ремонта
1	2	3	4
1	Металлический стук при работе анализатора.	Повреждена резиновая прокладка на поддоне или прижимы.	Заменить прокладку или прижимы.
2	Прохождение через сито частиц крупностью более размеров отверстий просеивающей поверхности.	Повреждена просеивающая поверхность сита.	Заменить сито.
3	Увеличение времени отсева.	Засорена просеивающая поверхность сита.	Очистить или заменить сито.
4	Металлические стуки при работе вибропривода.	4.1 Ослабло крепление элементов конструкции.	Подтянуть крепление.
		4.2 Вышли из строя подшипники вибраторов или ослабло их крепление.	Заменить подшипники, подтянуть крепление.
5	Постукивание плиты по корпусу.	Превышение максимально допустимой массы нагрузки на	Уменьшить массу нагрузки.

		плиту.	
6	Увеличенное время переходного режима. Резкое изменение амплитуды колебаний. Беспорядочные колебания.	6.1 Оборвался лепесток полумуфты.	Заменить лепесток полумуфты.
		6.2 Отсутствует контакт в цепи питания электродвигателя.	Восстановить контакт.
		6.3 Неисправен электродвигатель.	Заменить электродвигатель.

2.6 Перевод изделия в транспортное положение

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается транспортировка анализатора, не переведенного в транспортное положение.

2.5.1 Выключите анализатор, снимите просеивающую часть.

2.5.2 Отключите анализатор от электросети.

2.5.3 Отсоедините от анализатора провод заземления.

2.5.4 Очистите составные части анализатора от остатков материала и загрязнений.

2.5.5 Снимите три заглушки из платформы вибропривода и установите два бруска, затем вверните транспортные болты (см. РЭ вибропривода), закрепляющие платформу. Установите просеивающую часть, закрепив с помощью устройства крепления.

3. Техническое обслуживание

Таблица 4

№ п/п	Периодичность проведения	Перечень работ
1	2	3
1	Перед началом смены	Провести внешний осмотр.
2	Через каждые 100 часов работы	2.1 Проверить затяжку всех резьбовых соединений вибропривода, при необходимости затянуть.
		2.2 Проверить внешним осмотром состояние лепестков полумуфт. При необходимости заменить лепестки.
3	Через 500 часов работы	Заменить смазку в подшипниках вибраторов. Для замены смазки снять и разобрать вибраторы, промыть подшипники в керосине и заложить новую смазку «Литол-24».

4. Утилизация

Утилизация изделия производится методом его полной разборки и сдачи составных частей на металлолом.

В составе изделия содержится цветной металл (медь), из которого изго-

товлены обмотки электродвигателей. Цветной металл отделяется разборкой электродвигателей. Составных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы, вибропривод не содержит

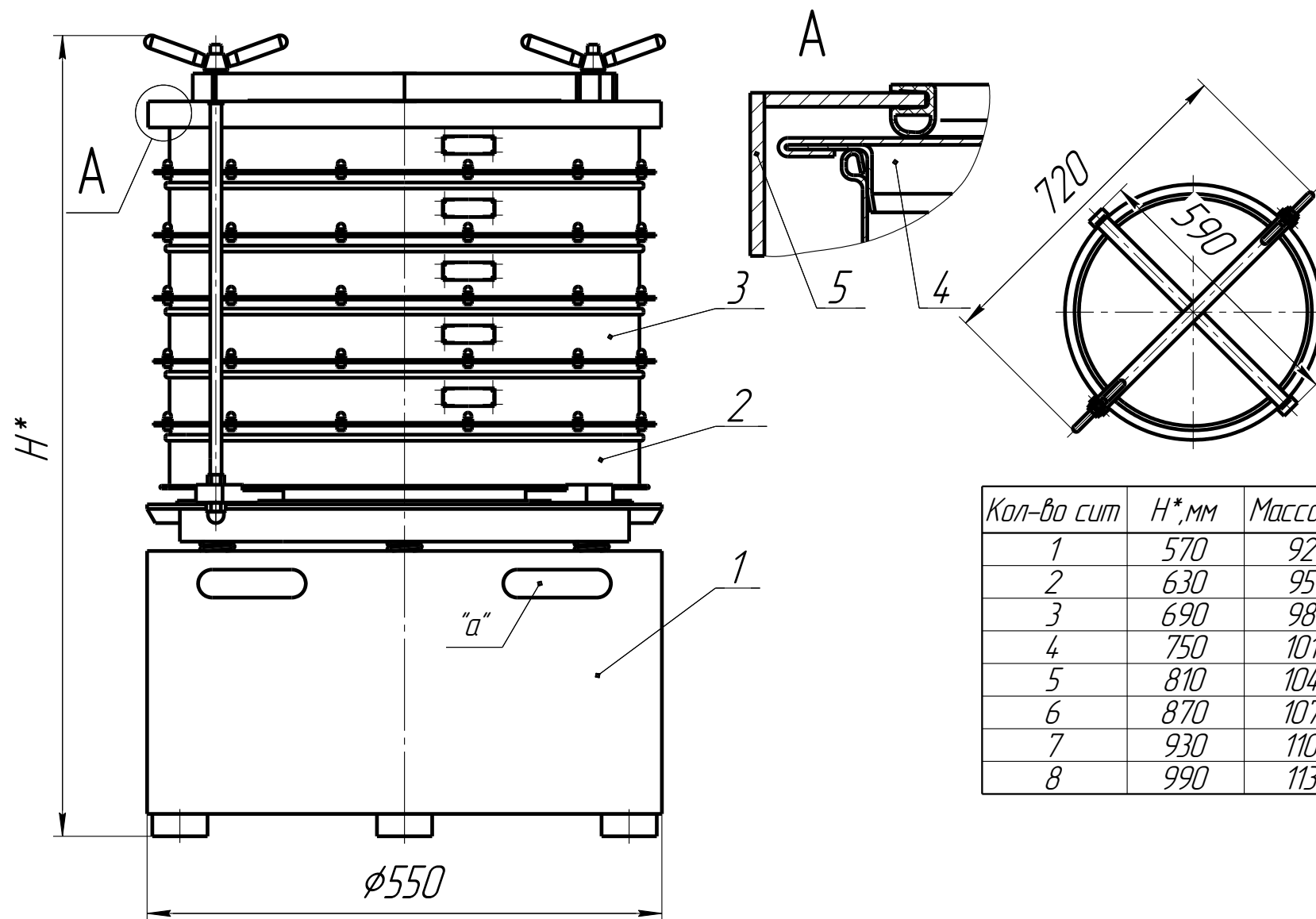


Рис. 1 Общий вид Анализатора А50
 1 – вибропривод; 2 – поддон; 3 – сита; 4 – крышка; 5 – устройство крепления; “а” – транспортные отверстия.

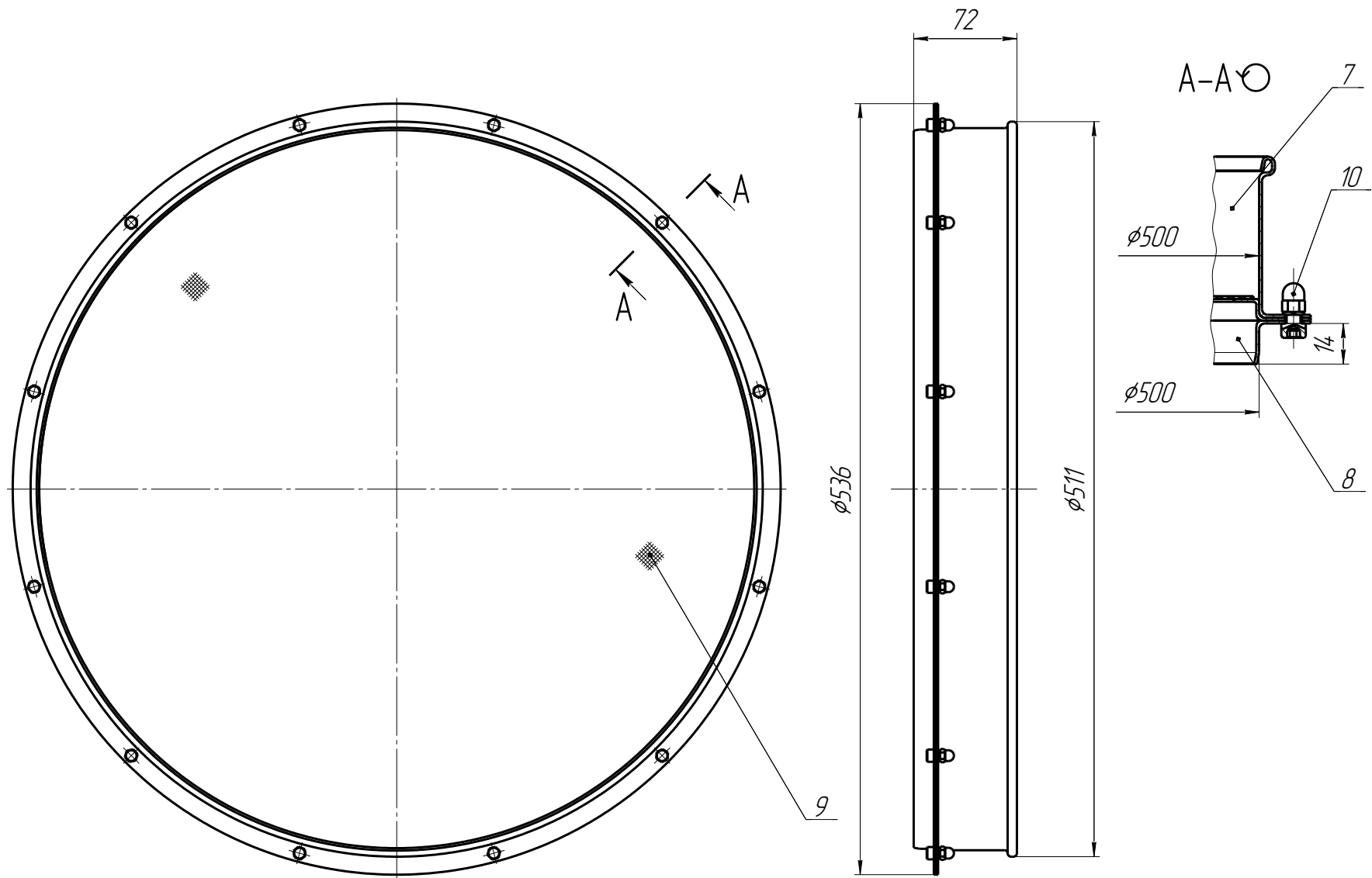


Рис. 2 Сито анализатора А50

7 – обечайка; 8 – кольцо; 9 – просеивающая поверхность; 10 – элемент крепления.

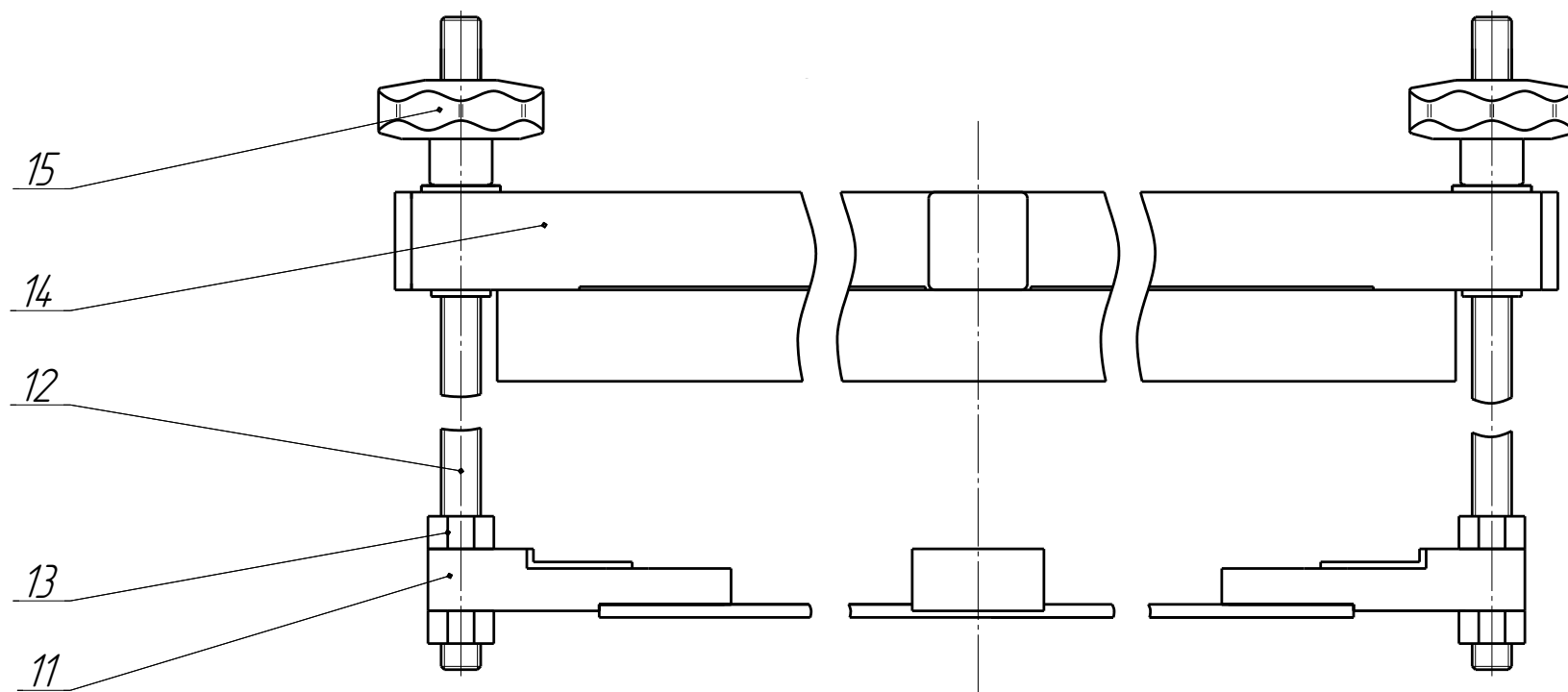


Рис. 3 Устройство крепления
11 – опора; 12 – стяжка; 13 – гайка; 14 – прижим; 15 – маховичок.